

Version: AF 3.2 (2021.04.01修订)

# SuperPure dNTP Mixture

目录号: AF1401、AF1402

## 01/产品组分

dNTP Mixture	AF1401-A	AF1401-B	AF1402-A	AF1402-B
2.5 mM each	1 mL	5 mL	-	-
10 mM each	-	-	1 mL	5 mL

## 02/保存条件

本试剂组分子于-20℃保存。

## 03/产品概述

本产品为高纯度 dATP、dGTP、dCTP、dTTP 的等摩尔混合物，可直接用于 PCR、RT（逆转录）及一步法 RT-PCR 实验。

## 04/质量控制

无核酸、核酸酶残留，HPLC 检测纯度大于 99%。

## 05/使用方法

- ◇ 本品无需稀释，可直接使用。
- ◇ 50 μL 标准 PCR 反应体系中，AF1401 的推荐使用量为 4 μL，AF1402 的推荐使用量为 1 μL。反应体系不同，可按此比例增加或减少产品用量。

◇ 20  $\mu\text{L}$  标准 RT 反应体系中，AF1401 的推荐使用量为 4  $\mu\text{L}$ ，AF1402 的推荐使用量为 1  $\mu\text{L}$ 。反应体系不同，可按此比例增加或减少产品用量。

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: [support@sparkjade.com](mailto:support@sparkjade.com)

