

Version: AJ 3.2 (2021.04.01修订)

# Spark 6×DNA Loading Buffer

## (双染料)

目录号: AJ0201

### 01/产品组分

| 序号 | 组分                                  | AJ0201-A | AJ0201-B |
|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 1  | Spark 6×DNA Loading Buffer<br>(双染料) | 1 mL     | 1 mL×5   |

### 02/保存条件

本产品于4℃保存。

### 03/产品概述

本产品是 6 倍浓缩的 DNA 上样缓冲液，用于 DNA 凝胶电泳，能促使 DNA 样品沉入凝胶加样孔中。其主要成份为甘油、EDTA、溴酚蓝和二甲苯青 FF 等。溴酚蓝和二甲苯青 FF 用作电泳指示剂，可指示电泳进程。

### 04/注意事项

- ◇ 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- ◇ 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 05/使用建议

1. 请按每5 μL DNA样品加入1 μL 6×DNA Loading Buffer的比例（6倍稀释）来使用。
2. 混匀后，直接加到DNA凝胶加样孔中进行电泳。

## 06/相关产品

- AE0101 琼脂糖凝胶纯化回收试剂盒
- AF0801 2×Spark LongHiFi PCR Master Mix (with dye)
- AJ0205 Agarose
- AJ0206 Spark 50×TAE Buffer
- AJ0208 Spark GoldView
- AJ0102 Spark 5000 DNA Marker

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: [support@sparkjade.com](mailto:support@sparkjade.com)

