

Version: EC 1.1 (2021.04.01修订)

考马斯亮蓝染色脱色液（常规法）

目录号: EC0018

01/产品组分

序号	组分	EC0018
	考马斯亮蓝染色	
1	脱色液 (常规法)	500 mL

02/保存条件

室温（15-25℃）保存，一年有效。

03/产品概述

考马斯亮蓝脱色液采用常规脱色的方法，主要用于SDS-PAGE或非变性PAGE等蛋白凝胶经过考马斯亮蓝染色后的脱色实验中。脱色时间为4-8 h。

04/注意事项

请务必在使用本试剂之前阅读此注意事项

- ◇ 脱色液的体积与染色液的体积等量即可。
- ◇ 脱色越彻底，所检测的蛋白量会越低，根据用户需求控制脱色时间。脱色 24 h 一般可以检测出 0.1 μg 蛋白量。
- ◇ 脱色后，可将凝胶保存在水中，进行拍照或扫描保存图像。或制成干胶，可长期保存。

05/使用建议

1. 将染色结束的凝胶取出，浸泡于和染色液等量体积的脱色液中。

2. 摇床上脱色4-8 h，期间更换3-5次脱色液。

3. 脱色后，拍照或扫描保存图像。

06/相关产品

EC0015 考马斯亮蓝快速染色液

EC0016 考马斯亮蓝染色试剂盒（常规法）

EC0017 考马斯亮蓝染色液（常规法）

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

